

Sarpette[®] M

Pipeteo sistemático



¡Prueba
gratuita y sin
compromiso!



sarpette.sarstedt.com



SARSTEDT

LA COMBINACIÓN PERFECTA

- ✓ Compatible conforme a los estándares.
- ✓ Robusta y fiable
- ✓ Todo de un único proveedor



Sarpette® M

Para un pipeteado con la máxima precisión

Sarpette® M - Pipeteo sistemático

SARSTEDT lleva 50 años fabricando puntas de pipeta a medida. Con esta amplia experiencia, competencia técnica y fieles a nuestro lema: «Todo de un único proveedor», hemos lanzado al mercado la nueva Sarpette® M, una pipeta perfectamente adaptada a las aplicaciones usuales en el día a día de un laboratorio.

Hoy en día, la sostenibilidad y el manejo respetuoso con el medioambiente son cada vez más importantes. Sarpette® M es robusta, duradera y le acompañará en su laboratorio durante muchos años.



ERGONÓMICA

- ✓ Botón de pipeteo suave y silencioso
- ✓ Posición de expulsión natural y cómoda
- ✓ Expulsión de la punta flexible y ajustable



El manejo cómodo es un deber

Diseño especialmente ergonómico

En el día a día, en la investigación, en el diagnóstico y en todos los laboratorios, las pipetas de precisión SARSTEDT destacan por sus excelentes propiedades. Disfrute de su extraordinario confort, ligereza y durabilidad.



Colocación única del expulsor

Situado por encima del reposamanos permite un trabajo especialmente fisiológico. El gran botón de expulsión y el émbolo de pipeteo de manejo suave garantiza a Sarpette® M un pipeteo extraordinariamente ergonómico. Su ligereza permite evitar el síndrome RSI (lesiones por esfuerzos repetitivos).



Pipeteo ideal

Gracias al ajuste flexible del expulsor de puntas, se puede ajustar cómodamente y de forma individual a la altura de la expulsión de la punta de pipeta con un solo giro y casi sin esfuerzo.



FIABLE

- ✓ Ajuste del volumen rápido y exacto
- ✓ Pipeteo exacto y preciso
- ✓ Calibración sencilla y segura



Rápida y segura

Ajuste suave del volumen

Para alcanzar el volumen deseado, simplemente gire el botón de ajuste con un movimiento suave y preciso. Los topes de clic audibles y el descanso pulgar giratorio evitan el autoajuste involuntario.




Precisa y exacta

Con Sarpette® M conseguirá resultados de pipeteo exactos de forma garantizada. Las puntas de pipeta SARSTEDT y sus Sarpette® M son la pareja perfecta para todos los ámbitos de aplicación.



Calibración en segundos

Las calibraciones engorrosas han pasado a la historia. El sencillo sistema de calibración de Sarpette® M de SARSTEDT permite calibrar personalmente sus Sarpette® M de forma rápida y segura. El sistema preciso cumple con todas las normas internacionales.

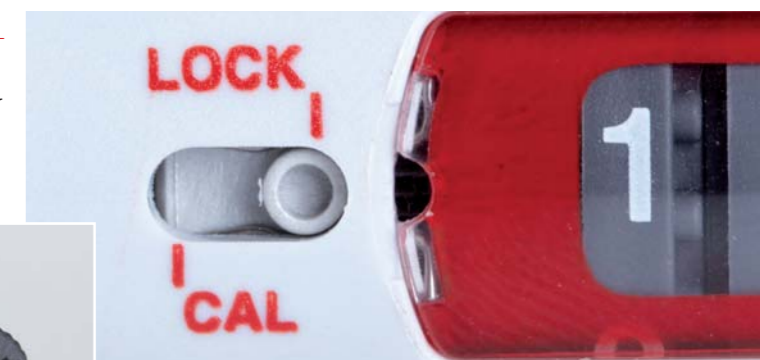

RESISTENTE

- ✓ Estructura estable y duradera
- ✓ Esterilizable en autoclave y resistente a la radiación UV
- ✓ Limpieza práctica y rápida



No hacemos concesiones al elegir el material

Desmontaje rápido y fácil

Desmunte su Sarpette® M en cuestión de segundos. Puede limpiar y desinfectar su pipeta en todo momento. Su limpieza sencilla y cómoda hace que pipetear de forma segura y sin riesgo de contaminación sea aún más fácil.



Completamente esterilizable en autoclave

Sarpette® M se puede esterilizar por autoclave a 121°C sin problemas. Es extremadamente resistente a sustancias químicas y a los efectos de la radiación UV.



Estructura estable y duradera

Gracias a los materiales perfectamente coordinados y a la excelente manufactura de Sarpette® M, podemos ofrecer una garantía de 3 años.



INFORMACIÓN



Datos de rendimiento de Sarpette® M

Referencia	Volumen		Inexactitud (% ud)			Imprecisión (% CV)		
	Rango de volumen	Graduación	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.
90.3100.002	0,1 - 2 µl	0,002 µl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	<5,0 % ¹	<3,3 %	<1,5 %
90.3100.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	<1,8 % ²	<1,2 %	<0,5 %
90.3100.020	2 - 20 µl	0,02 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	<1,7 %	<1,0 %	<0,5 %
90.3100.100	10 - 100 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	<1,0 %	<0,6 %	<0,2 %
90.3100.200	20 - 200 µl	0,2 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	<0,6 %	<0,4 %	<0,2 %
90.3100.000	100 - 1.000 µl	1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	<0,5 %	<0,4 %	<0,2 %
90.3100.555	0,5 - 5 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	<0,6 %	<0,5 %	<0,3 %
90.3100.111	1 - 10 ml	0,01 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	<0,5 %	<0,3 %	<0,2 %

Los valores de rendimiento se determinaron con agua destilada a una temperatura constante ($\pm 0,5$ °C) entre 20 y 25 °C de acuerdo con la norma ISO 8655.

1) medidos a 0,5 µl

2) medidos a 1 µl

Datos de rendimiento Sarpette® M8 / M12

Referencia	Volumen			Inexactitud (% ud)			Imprecisión (% CV)		
	Rango de volumen	Graduación	Número de canales	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. medio	Vol. máx.
90.3108.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	<3,0 % ¹	<2,0 %	<1,0 %
90.3108.200	20 - 200 µl	0,2 µl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	<0,6 % ¹	<0,5 %	<0,3 %
90.3108.300	40 - 300 µl	0,4 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	<0,6 % ¹	<0,5 %	<0,3 %
90.3112.010	0,5 - 10 µl	0,01 µl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	<3,0 % ¹	<2,0 %	<1,0 %
90.3112.200	20 - 200 µl	0,2 µl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	<0,6 % ¹	<0,5 %	<0,3 %
90.3112.300	40 - 300 µl	0,4 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	<0,6 % ¹	<0,5 %	<0,3 %

Los valores de rendimiento se determinaron con agua destilada a una temperatura constante ($\pm 0,5$ °C) entre 20 y 25 °C de acuerdo con la norma ISO 8655.

1) medidos al 10 % del volumen nominal

Información Sarpette® M

Descripción	Rango de volumen [µl]	Referencia	Presentación	Puntas de pipeta SARSTEDT compatibles
Sarpette® M 1 canal	0,1 - 2 µl	90.3100.002	1 ud./caja	70.3010.xxx
				70.3020.xxx
	0,5 - 10 µl	90.3100.010	1 ud./caja	70.3021.xxx
				70.3010.xxx
	2 - 20 µl	90.3100.020	1 ud./caja	70.3020.xxx
				70.3021.xxx
	10 - 100 µl	90.3100.100	1 ud./caja	70.3030.xxx
				70.3031.xxx
20 - 200 µl	90.3100.200	1 ud./caja	70.3030.xxx	
			70.3031.xxx	
100 - 1.000 µl	90.3100.000	1 ud./caja	70.3050.xxx	
			70.3060.xxx	
0,5 - 5 ml	90.3100.555	1 ud./caja	70.1183.102	
			70.1183.002	
1 - 10 ml	90.3100.111	1 ud./caja	70.1187.102	
			70.1187.002	
Sarpette® M 8 canales	0,5 - 10 µl	90.3108.010	1 ud./caja	70.3010.xxx
				70.3020.xxx
	20 - 200 µl	90.3108.200	1 ud./caja	70.3021.xxx
				70.3030.xxx
40 - 300 µl	90.3108.300	1 ud./caja	70.3031.xxx	
			70.3030.xxx	
Sarpette® M 12 canales	0,5 - 10 µl	90.3112.010	1 ud./caja	70.3010.xxx
				70.3020.xxx
	20 - 200 µl	90.3112.200	1 ud./caja	70.3021.xxx
				70.3030.xxx
40 - 300 µl	90.3112.300	1 ud./caja	70.3031.xxx	
			70.3030.xxx	

Información del soporte de pipetas para Sarpette® M

Descripción	Referencia	Presentación
Soporte para pipetas, rotatorio, para 6 pipetas SARSTEDT Sarpette® M pipetas de un canal de hasta 1.000 µl	95.1760.200	1 ud./caja interior 4 uds./caja
Soporte para pipetas, para 3 pipetas SARSTEDT Sarpette® M pipetas de uno y varios canales	95.1760.201	1 ud./caja interior 4 uds./caja

Encontrará más información sobre la selección puntas para pipeta en www.refillrevolution.tips

SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.

Alfredo B Nobel 3, Bodega 10

Colonia Los Reyes Industrial

54073 Tlalnepantla de Baz

Estado de México

Tel: +5255 8501 1577

Fax: +5255 8501 1578

info.mx@sarstedt.com

www.sarstedt.com



SARSTEDT