

Sarpette® M

Rendszerben pipettázni



Tesztelje ingyenesen
és kötelezettség
nélkül!



sarpette.sarstedt.com



SARSTEDT

TÖKÉLETESEN ÖSSZEANGOLVA

- ✓ Kompatibilis és konform
- ✓ Robusztus és megbízható
- ✓ Mindent egy kézből



Sarpette® M - Rendszerben pipetázni

SARSTEDT több mint 50 éve gyárt hajszálpontos pipettahegyeket. Ezzel a sok éves tapasztalattal, műszaki kompetenciával és a „Mindent egy kézből” mottókhöz hűen az új Sarpette® M termékünkkel innovatív és a laboratóriumi mindennapok mai alkalmazásaihoz tökéletesen illeszkedő mikroliteres pipettát dobtuk piacra.

A fenntarthatóság és a környezetbarát kezelés a mai világban mindennél fontosabb. A robusztus és hosszú élettartamú Sarpette® M termékünk sok éven át társa lesz a laboratóriumi hétköznapokban.


Rugalmasan beállítható hegyledobó

Hajszál pontos kúp



Sarpette[®] M

A legnagyobb pontosságú pipettázáshoz

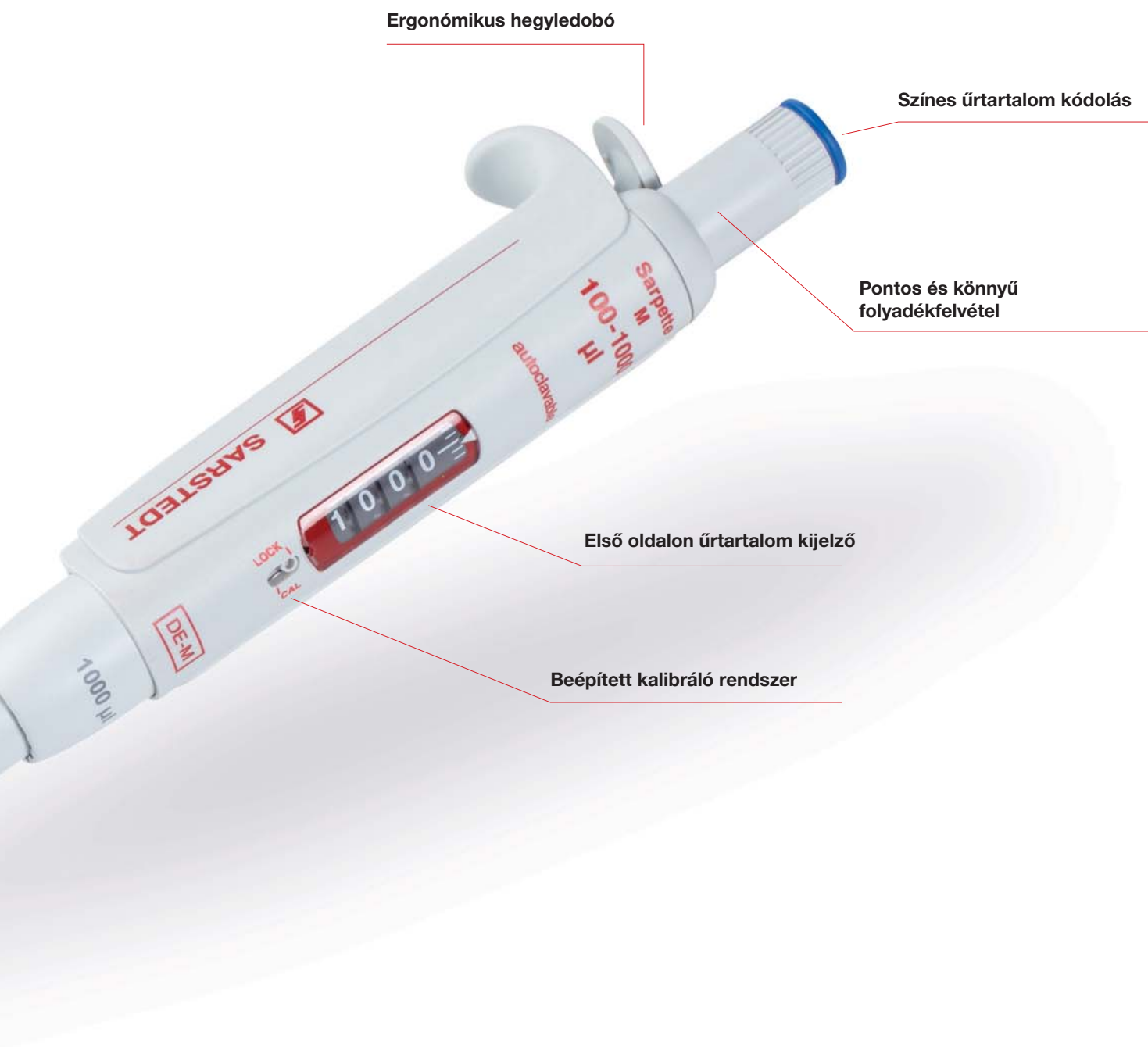

ERGONÓMIKUS

- ✓ Könnyen járó és hiba nélkül működő pipettázófej
- ✓ Természetes és kényelmes kidobó helyzet
- ✓ Rugalmas és beállítható hegykidobó



Kényelmesnek kell lennie

Különösen ergonomikus tervezés

Kiváló tulajdonságaikkal a SARSTEDT precíziós pipettái kitűnnek a napi használatban, kutatásban, diagnosztikában és minden laboratóriumban. Profitáljon a rendkívüli kényelemből, könnyedségből és hosszú élettartamból.



SARSTEDT



A hegyledobó egyedülálló elhelyezése

A közvetlenül a kéztámasz feletti elhelyezés különleges fiziológiai munkamódot tesz lehetővé. A nagyméretű hegyledobó gombbal és a könnyen járó pipettázó dugattyúval a Sarpette® M különösen ergonómikus pipettázást garantál. Ezenkívül a különösen csekély súlyának köszönhetően megelőzi az RSI-szindrómát (repetitive strain injury).



Ideális pipettázás

A rugalmasan beállítható hegyledobónak köszönhetően a hegyledobót csupán egy fordítással és csekély igénybe vétellel kényelmesen és egyénileg állíthatja be a pipettahegyének magasságához. A Sarpette® M ezért más gyártók sokféle hosszabb és rövidebb pipettahegyeivel is kompatibilis.



MEGBÍZHATÓ

- ✓ Gyors és pontos űrtartalom beállítás
- ✓ Pontos és precíz pipettázás
- ✓ Egyszerű és biztonságos kalibrálás



Gyors és biztonságos

Az űrtartalom könnyed beállítása

A kívánt űrtartalomhoz egyszerűen fordítsa el a könnyen járó és pontos beállítási gombot.
Az egyértelmű kattánós megállás és a szabadon elfordítható hüvelykujj-támaszték megakadályozzák a nem kívánt elállítódást.



SARSTEDT



Precíz és pontos

A pontos pipettázási eredmények a Sarpette® M esetén magától értetődőek. A SARSTEDT pipettahegyek és az Ön Sarpette® M termékei tökéletesen összehangolt duót képeznek minden felhasználási területre.



Villámgyors kalibrálás

A körülményes kalibrálás mostantól a múlté. A SARSTEDT Sarpette® M egyszerű kalibráló rendszerével most saját maga, gyorsan és biztonságosan tudja a Sarpette® M termékét kalibrálni. A precíz rendszer minden nemzetközi szabvánnyal konform.



ROBUSZTUS

- ✓ Stabil és hosszú élettartamú kialakítás
- ✓ Autoklávban fertőtleníthető és UV-álló
- ✓ Praktikus és gyors tisztítás



Nincsenek kompromisszumok az anyagválasztásban

Gördülékeny és egyszerű szétszerelés

Szerelje szét Sarpette® M termékét másodpercek alatt. Így a pipettát mindig ki tudja tisztítani és fertőtleníteni tudja. A kényelmes és gyors tisztítás a fertőzésmentes és biztonságos pipettázást még egyszerűbbé teszi.



SARSTEDT



Teljesen fertőtleníthető autoklávban

A Sarpette® M terméket minden gond nélkül lehet 121°C-on autoklávban fertőtleníteni. Vegyszereknek extrém módon ellenálló és az UV-hatással szemben robusztus.



Stabil és hosszú élettartamú kialakítás

Az egymással összehangolt anyagok és a Sarpette® M kítőnő kidolgozása miatt 3 éves garanciaidőt tudunk biztosítani.



RENDELÉSI INFORMÁCIÓK



A Sarpette® M teljesítményadatai

| Cikkszám | Úrtartalom Térfogat tartomány | Osztás | Pontatlanság (E%) | | | Pontatlanság (CV %) | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | | | Min. térf. | Közt. térf. | Max. térf. | Min. térf. | Közt. térf. | Max. térf. |
| 90.3100.002 | 0,1 - 2 µl | 0,002 µl | <+/- 6,0% ¹ | <+/- 4,0% | <+/- 2,0% | < 5,0% ¹ | < 3,3% | < 1,5% |
| 90.3100.010 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | <+/- 2,5% ² | <+/- 1,8% | <+/- 1,0% | < 1,8% ² | < 1,2% | < 0,5% |
| 90.3100.020 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | <+/- 2,5% | <+/- 1,8% | <+/- 1,0% | < 1,7% | < 1,0% | < 0,5% |
| 90.3100.100 | 10 - 100 µl | 0,1 µl | <+/- 1,5% | <+/- 1,2% | <+/- 0,8% | < 1,0% | < 0,6% | < 0,2% |
| 90.3100.200 | 20 - 200 µl | 0,2 µl | <+/- 1,5% | <+/- 1,1% | <+/- 0,6% | < 0,6% | < 0,4% | < 0,2% |
| 90.3100.000 | 100 - 1.000 µl | 1 µl | <+/- 1,5% | <+/- 1,0% | <+/- 0,5% | < 0,5% | < 0,4% | < 0,2% |
| 90.3100.555 | 0,5 - 5 ml | 0,01 µl | <+/- 1,5% | <+/- 1,1% | <+/- 0,6% | < 0,6% | < 0,5% | < 0,3% |
| 90.3100.111 | 1-10 ml | 0,01 µl | <+/- 1,5% | <+/- 0,7% | <+/- 0,5% | < 0,5% | < 0,3% | < 0,2% |

A teljesítményértékeket desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten ($\pm 0,5$ °C), az ISO 8655 szerinti 20 és 25 °C között kell meghatározni.

1) 0,5 µl-nél mérve

2) 1 µl-nél mérve

Sarpette® M8 / M12 teljesítményadatai

| Cikkszám | Úrtartalom | | | Pontatlanság (E%) | | | Pontatlanság (CV %) | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | Térfogat tartomány | Osztás | Csatornák száma | Min. térf. | Közt. térf. | Max. térf. | Min. térf. | Közt. térf. | Max. térf. |
| 90.3108.010 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 8 | <+/- 3,5% ¹ | <+/- 2,5% | <+/- 1,5% | < 3,0% ¹ | < 2,0% | < 1,0% |
| 90.3108.200 | 20 - 200 µl | 0,2 µl | 8 | <+/- 0,9% ¹ | <+/- 0,8% | <+/- 0,7% | < 0,6% ¹ | < 0,5% | < 0,3% |
| 90.3108.300 | 40 - 300 µl | 0,4 µl | 8 | <+/- 1,0% ¹ | <+/- 0,9% | <+/- 0,8% | < 0,6% ¹ | < 0,5% | < 0,3% |
| 90.3112.010 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 12 | <+/- 3,5% ¹ | <+/- 2,5% | <+/- 1,5% | < 3,0% ¹ | < 2,0% | < 1,0% |
| 90.3112.200 | 20 - 200 µl | 0,2 µl | 12 | <+/- 0,9% ¹ | <+/- 0,8% | <+/- 0,7% | < 0,6% ¹ | < 0,5% | < 0,3% |
| 90.3112.300 | 40 - 300 µl | 0,4 µl | 12 | <+/- 1,0% ¹ | <+/- 0,9% | <+/- 0,8% | < 0,6% ¹ | < 0,5% | < 0,3% |

A teljesítményértékeket desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten ($\pm 0,5$ °C), az ISO 8655 szerinti 20 és 25 °C között kell meghatározni.

1) 10% névleges úrtartalomnál mérve



Sarpette® M rendelési információk

| Termékleírás | Térfogat tartomány [µl] | Rendelési sz. | Csomagolás | Megfelelő SARSTEDT pipettahegy |
|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--|
| Sarpette® M egycsatornás | 0,1 - 2 µl | 90.3100.002 | 1 db/karton | 70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3010.xxx |
| | 0,5 - 10 µl | 90.3100.010 | 1 db/karton | 70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3030.xxx 70.3031.xxx |
| | 2 - 20 µl | 90.3100.020 | 1 db/karton | 70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3030.xxx |
| | 10 - 100 µl | 90.3100.100 | 1 db/karton | 70.3031.xxx 70.3030.xxx |
| | 20 - 200 µl | 90.3100.200 | 1 db/karton | 70.3031.xxx 70.3050.xxx |
| | 100 - 1.000 µl | 90.3100.000 | 1 db/karton | 70.3060.xxx 70.1183.102 70.1183.002 |
| | 0,5 - 5 ml | 90.3100.555 | 1 db/karton | 70.1187.102 |
| Sarpette® M 8 csatornás | 1 - 10 ml | 90.3100.111 | 1 db/karton | 70.1187.002 70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx |
| | 0,5 - 10 µl | 90.3108.010 | 1 db/karton | 70.3030.xxx 70.3031.xxx |
| | 20 - 200 µl | 90.3108.200 | 1 db/karton | 70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx |
| | 40 - 300 µl | 90.3108.300 | 1 db/karton | 70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3030.xxx |
| Sarpette® M 12 csatornás | 0,5 - 10 µl | 90.3112.010 | 1 db/karton | 70.3031.xxx 70.3030.xxx 70.3040.xxx |
| | 20 - 200 µl | 90.3112.200 | 1 db/karton | 70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx 70.3030.xxx |
| | 40 - 300 µl | 90.3112.300 | 1 db/karton | 70.3031.xxx 70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx |

Rendelési információk a Sarpette® M-hez való pipettaállványokhoz

| Termékleírás | Rendelési sz. | Csomagolás |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Pipetta állvány, elfordítható, 6 SARSTEDT Sarpette® M egycsatornás pipettákhoz 1.000 µl-ig | 95.1760.200 | 1 db / belső karton 4 db / karton |
| Pipetta állvány, 3 SARSTEDT Sarpette® M egy- és többcsatornás pipettákhoz | 95.1760.201 | 1 db / belső karton 4 db / karton |

Bővebb információt a pipettahegyek kiválasztásához a www.refillrevolution.tips oldalon talál

SARSTEDT Kft

Ezred u. 2

Login Business Park

B2-01-06

1044 Budapest

Tel: +36 1 38 31 216

Fax: +36 1 38 31 213

info.hu@sarstedt.com

www.sarstedt.com



SARSTEDT