

To make your
workflow excellent.



Pipettieren mit System

Sarpette® M



Life Science


Perfekt abgestimmt

Kompatibel und konform.
Robust und verlässlich.
Alles aus einer Hand.

Sarpette® M – Pipettieren mit System


Seit über 50 Jahren stellt SARSTEDT passgenaue Pipettenspitzen her. Mit dieser jahrelangen Erfahrung, technischen Kompetenz und treu dem Motto: „Alles aus einer Hand“ haben wir mit der neuen Sarpette® M eine innovative und auf die heutigen Anwendungen im Laboralltag perfekt abgestimmte Mikroliterpipette auf den Markt gebracht.

Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Handeln wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Robust und langlebig begleitet Sie die Sarpette® M über viele Jahre in Ihrem Laboralltag.

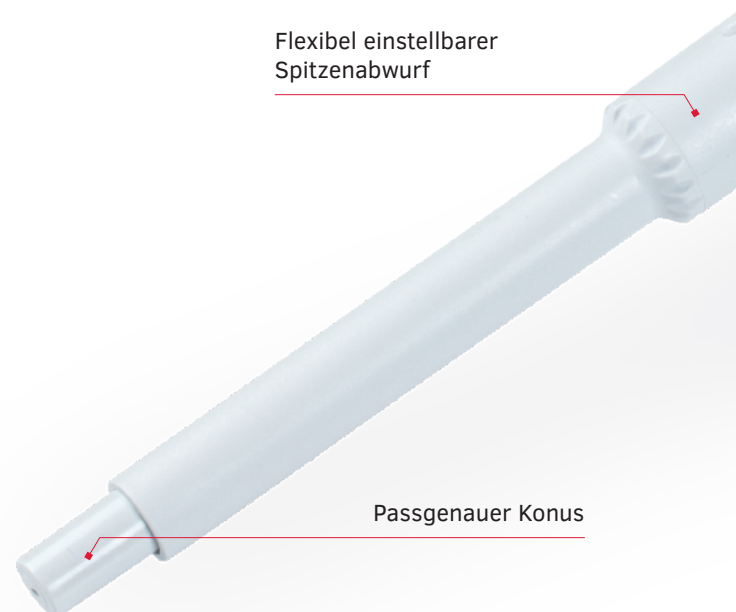

Sarpette[®] M

Für das Pipettieren mit höchster Präzision

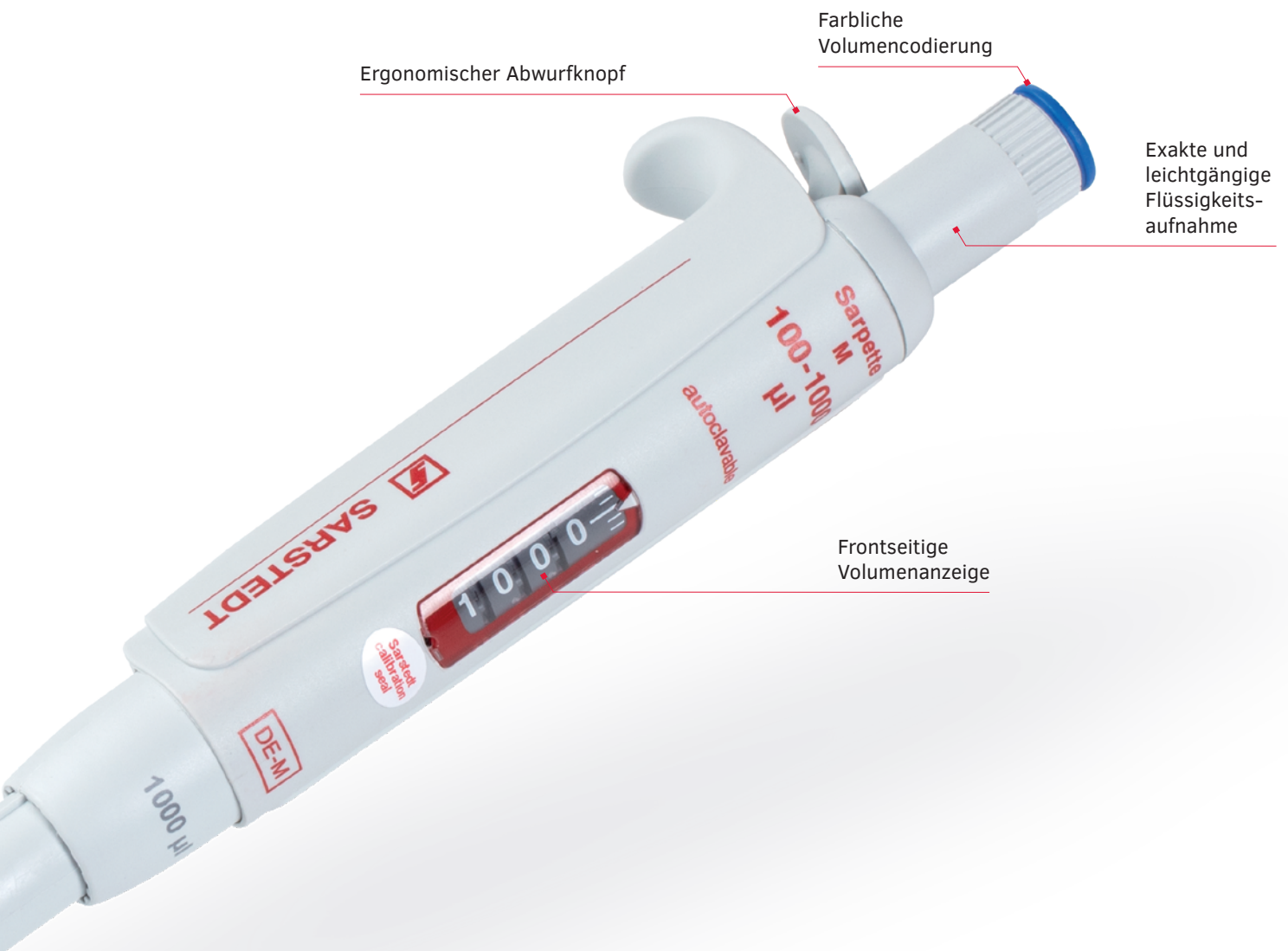

Kostenlos und
unverbindlich testen!

sarpette.sarstedt.com

Ergonomisch

Leichtgängiger und laufruhiger Pipettierknopf,
natürliche und bequeme Abwurfposition,
flexibler und einstellbarer Spitzenabwurf.

Komfort muss sein – besonders ergonomisches Design

In der täglichen Anwendung, in Forschung, Diagnostik und
in jedem Labor glänzen die Präzisionspipetten von SARSTEDT
mit hervorragenden Eigenschaften. Profitieren Sie von
außergewöhnlichem Komfort, Leichtigkeit und Langlebigkeit.





Einzigartige Platzierung des Abwerfers

Die Positionierung direkt über der Handauflage ermöglicht eine besonders physiologische Arbeitsweise. Mit dem großflächigen Abwurfknopf und dem leichtgängigen Pipettierkolben garantiert die Sarpette® M ein besonders ergonomisches Pipettieren. Zusammen mit dem geringen Gewicht wird so dem RSI (repetitive strain injury)-Syndrom vorgebeugt.

Ideales Pipettieren

Durch den flexibel einstellbaren Spitzenabwurf können Sie den Abwerfer mit nur einer Drehung und geringem Aufwand komfortabel und individuell in der Höhe auf ihre Pipettenspitze einstellen. So ist die Sarpette® M mit einer Vielzahl von längeren und kürzeren Pipettenspitzen auch anderer Hersteller kompatibel.



Zuverlässig

Schnelle und exakte Volumeneinstellung,
genaues und präzises Pipettieren,
perfekt abgestimmtes Duo.

Schnell und sicher – leichtgängiges Einstellen des Volumens

Für das gewünschte Volumen drehen Sie einfach an dem leichtgängigen und präzisen Einstellknopf. Deutliche Klick-Stops und die frei drehbare Dau-
menauflage verhindern unerwünschtes Verstellen.





Präzise und genau

Die hochpräzise und hochwertige Verarbeitung ermöglicht so genaues und reibungsloses Arbeiten.



Perfect Match

Exakte Pipettierergebnisse sind bei der Sarpette® M selbstverständlich. Die SARSTEDT Pipettenspitzen und Ihre Sarpette® M sind ein perfekt abgestimmtes Duo für alle Anwendungsbereiche.



Nähere Informationen
zur Auswahl der
Pipettenspitzen:

[refillrevolution.tips](https://www.refillrevolution.tips)

Robust

Stabile und langlebige Bauweise,
autoklavierbar und UV-beständig,
praktische und schnelle Reinigung.

**Keine Kompromisse bei der
Materialauswahl**

Zügige und einfache Demontage

Demontieren Sie ihre Sarpette® M in Sekundenschnelle.
So können Sie die Pipette jederzeit reinigen und des-
infizieren. Die bequeme und schnelle Reinigung macht
das kontaminationsfreie und sichere Pipettieren noch
einfacher.





Vollständig autoklavierbar

Die Sarpette® M kann problemlos bei 121 °C autoklaviert werden. Sie ist extrem chemikalienbeständig und robust gegenüber UV-Einwirkung.



Stabile und langlebige Bauweise

Durch die aufeinander abgestimmten Materialien und die ausgezeichnete Verarbeitung der Sarpette® M können wir eine Garantielaufzeit von 3 Jahren gewährleisten.



Bestellinformationen

Leistungsdaten Sarpette® M

Volumen		Ungenauigkeit (E%)			Unpräzision (CV%)			Bestell-Nr.
Volumenbereich	Teilung	Min. vol.	Zw. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Zw. vol.	Max. vol.	
0,1–2 µl	0,002 µl	<+/- 6,0 % ¹	<+/- 4,0 %	<+/- 2,0 %	< 5,0 % ¹	< 3,3 %	< 1,5 %	90.3100.002
0,5–10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %	90.3100.010
0,5–10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 % ²	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,8 % ²	< 1,2 %	< 0,5 %	90.3100.012*
1–10 µl	0,01 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 2,5 %	< 1,6 %	< 0,7 %	90.3100.011
2–20 µl	0,02 µl	<+/- 2,5 %	<+/- 1,8 %	<+/- 1,0 %	< 1,7 %	< 1,0 %	< 0,5 %	90.3100.020
5–50 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,3 %	<+/- 1,0 %	< 1,0 %	< 0,7 %	< 0,4 %	90.3100.050
10–100 µl	0,1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,2 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 %	< 0,6 %	< 0,2 %	90.3100.100
20–200 µl	0,2 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,4 %	< 0,2 %	90.3100.200
100–1.000 µl	1 µl	<+/- 1,5 %	<+/- 1,0 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,4 %	< 0,2 %	90.3100.000
0,5–5 ml	0,01 ml	<+/- 1,5 %	<+/- 1,1 %	<+/- 0,6 %	< 0,6 %	< 0,5 %	< 0,3 %	90.3100.555
1–10 ml	0,01 ml	<+/- 1,5 %	<+/- 0,7 %	<+/- 0,5 %	< 0,5 %	< 0,3 %	< 0,2 %	90.3100.111

Die Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser bei konstanter Temperatur ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) zwischen 20 und 25 °C gemäß ISO 8655 ermittelt.

1) gemessen bei 0,5 µl 2) gemessen bei 1 µl *mit verkürztem Pipettierschaft

Leistungsdaten Sarpette® M8 / M12

Volume			Ungenauigkeit (E%)			Unpräzision (CV%)			Bestell-Nr.
Volumenbereich	Teilung	Anzahl Kanäle	Min. vol.	Zw. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Zw. vol.	Max. vol.	
0,5–10 µl	0,01 µl	8	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %	90.3108.010
2–20 µl	0,01 µl	8	<+/- 2,5 % ¹	<+/- 1,8 %	<+/- 1,2 %	< 2,0 % ¹	< 1,4 %	< 0,7 %	90.3108.020
5–50 µl	0,1 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 % ¹	< 0,7 %	< 0,4 %	90.3108.050
20–200 µl	0,2 µl	8	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %	90.3108.200
30–300 µl	0,4 µl	8	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %	90.3108.300
0,5–10 µl	0,01 µl	12	<+/- 3,5 % ¹	<+/- 2,5 %	<+/- 1,5 %	< 3,0 % ¹	< 2,0 %	< 1,0 %	90.3112.010
5–50 µl	0,1 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 1,0 % ¹	< 0,7 %	< 0,4 %	90.3112.050
20–200 µl	0,2 µl	12	<+/- 0,9 % ¹	<+/- 0,8 %	<+/- 0,7 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %	90.3112.200
30–300 µl	0,4 µl	12	<+/- 1,0 % ¹	<+/- 0,9 %	<+/- 0,8 %	< 0,6 % ¹	< 0,5 %	< 0,3 %	90.3112.300

Die Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser bei konstanter Temperatur ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) zwischen 20 und 25 °C gemäß ISO 8655 ermittelt.

1) gemessen bei 10 % Nennvolumen

Bestellinformationen Zubehör für Sarpette® M

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
Filter, für 5 ml Makro-Pipette	50 Stk./Beutel 2 Stk./Karton	95.3105.220
Filter, für 10 ml Makro-Pipette	50 Stk./Beutel 2 Stk./Karton	95.3105.221

Bestellinformationen Sarpette® M

Beschreibung	Volumenbereich [µl]	Verpackung	Passende SARSTEDT Pipettenspitze	Bestell-Nr.
Sarpette® M Einkanal	0,1 – 2 µl	1 Stk./Karton	70.3010.xxx	90.3100.002
	0,5 – 10 µl	1 Stk./Karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx	90.3100.010
	0,5 – 10 µl	1 Stk./Karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx	90.3100.012*
	1 – 10 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3100.011
	2 – 20 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3100.020
	5 – 50 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.1189.xxx	90.3100.050
	10 – 100 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3100.100
	20 – 200 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3100.200
	100 – 1.000 µl	1 Stk./Karton	70.3050.xxx 70.3060.xxx	90.3100.000
	0,5 – 5 ml	1 Stk./Karton	70.1183.102 70.1183.002	90.3100.555
	1 – 10 ml	1 Stk./Karton	70.1187.102 70.1187.002	90.3100.111
Sarpette® M 8-Kanal	0,5 – 10 µl	1 Stk./Karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx	90.3108.010
	2 – 20 µl	1 Stk./Karton	70.3020.xxx	90.3108.020
	5 – 50 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.1189.xxx	90.3108.050
	20 – 200 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3108.200
	30 – 300 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx	90.3108.300
Sarpette® M 12-Kanal	0,5 – 10 µl	1 Stk./Karton	70.3010.xxx 70.3020.xxx 70.3021.xxx	90.3112.010
	5 – 50 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.1189.xxx	90.3112.050
	20 – 200 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx	90.3112.200
	30 – 300 µl	1 Stk./Karton	70.3030.xxx 70.3031.xxx 70.3040.xxx	90.3112.300

*mit verkürztem Pipettierschaft

Bestellinformationen Pipettenständer für Sarpette® M

Beschreibung	Verpackung	Bestell-Nr.
Pipettenständer, drehbar, für 6 SARSTEDT Sarpette® M Einkanalpipetten bis 1.000 µl	1 Stk./Innenkarton 4 Stk./Karton	95.1760.200
Pipettenständer, für 3 SARSTEDT Sarpette® M Ein- und Mehrkanalpipetten	1 Stk./Innenkarton 4 Stk./Karton	95.1760.201

Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:
www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1
D-51588 Nümbrecht

Telefon: +49 2293 305 0

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com